

Tabella
**Risultati del confronto tra il metodo di analisi ufficiale Hplc
e il metodo di analisi enzimatico Y15 di BioSystems**

Campione	Hplc (mg/kg)	Metodo di analisi enzimatico Y15 di BioSystems (mg/kg)
Sgombro crudo	34	39
Sgombro crudo (spiked*)	61	64
Sardine crude	10	12
Sardine crude (spiked)	89	97
Acciughe marinate	437	450
Acciughe marinate (spiked)	592	567
Polpette di acciughe	<10 (4)	4
Filetto di tonno crudo	<10 (0)	0
Filetto di tonno crudo (spiked)	74	65
Tonno in scatola sott'olio	<10 (3)	2
Tonno in scatola sott'olio (spiked)	<10 (8)	8
Tonno in scatola sott'olio (spiked)	122	121
Sardine in scatola sott'olio	<10 (7)	7
Sardine in scatola sott'olio (spiked)	27	28
Sgombro in scatola sott'olio	<10 (0)	1
Sgombro in scatola sott'olio (spiked)	81	69
Tonno crudo	<10 (1.1)	1.1
Tonno in scatola in acqua	<10 (5.5)	5.5
Tonno in scatola sott'olio	<10 (6.6)	6.5
Filetti di acciughe semiconservate	10.7	10.7

* Per "spiked" si intende viziato con istamina aggiunta